

青霉素-链霉素溶液

产品说明书

一、产品信息

目录号	产品名称	规格
SP00303-0100	青霉素-链霉素溶液(100 ×)	100 mL

二、产品描述

双抗，经过过滤除菌，可以直接添加到细胞培养液内。

三、试剂指南

青霉素-链霉素溶液(100 ×)：储存条件为 -20℃，有效期/保质期为 12 个月。

四、操作流程

青霉素-链霉素溶液(100 ×)可以参考如下两种方法之一使用：

1. 在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素-链霉素溶液(100×)：

按照每 500 mL 细胞培养液添加 5mL 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×)，混匀即可。

2. 配制细胞培养液时加入青霉素-链霉素溶液(100×)，然后再过滤除菌：

配制细胞培养液时按照每配制 1 L 细胞培养液加入 10mL 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×)，配制完成后过滤除菌即可使用。



五、附加说明

产品参数

指标	参数
渗透压	310~350 mOsm/kg·H ₂ O
pH 值	4.0~7.0
储藏条件	-20℃
无菌	Negative

注意

尽量减少反复冻融的次数。

本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品。

为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

六、免责声明与客户服务

本产品应按照产品说明书所载明的适用范围、操作方法及储存条件使用。由于不同实验体系、样本来源及操作条件可能存在差异，用户在使用前应结合自身实验目的对产品适用性进行评估与验证。对于未按说明书要求使用、超出产品适用范围使用，或因操作条件变更而导致的实验结果差异或相关影响，本公司不承担相应责任。如需技术支持或更多产品信息，请联系 SPERIKON。

